









MATERIAL PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS

AGUA

Análito	VMR	Botella 250 ml + H ₂ SO ₄ (072)	Análito	VMR	Botella 250ml (071)
Alifáticos aromáticos	250 ml		Clorobencenos	200 ml	
COV's 59	100 ml		Clorofenoles	100ml	
DQO	150 ml		EOX	300 ml	
Índice de fenol	25 ml		Fenoles	100ml	
NKjeldahl	150 ml		PAH	100 ml	
TPH GC(C10-C40)	100 ml		PCB	200 ml	
			POC	200 ml	
			Semivolátiles	100 ml	
Aromáticos (BTEX/N)	40 ml	Vial 40 ml + H₂SO₄ (074) 	Aniones (c. u.)	100 ml	Botella PET 250 ml (084) 
COV's 11	40 ml		Fe II	250 ml*	
Cloruro de Vinilo	40 ml		Cromo VI	250 ml*	
MTBE	40 ml		pH/EC	250 ml	
TPH Volátiles	40 ml				
Cianuro	60 ml	Botella 60 ml + NaOH (083) 	Metales	30 ml	PE 30 ml + HNO₃ (073) 

*Una botella para cada parámetro

IS/ES/005/V8

SUELO

Análisis rutinarios	Bote suelo 260 ml (050)
Suelo	1 bote
Lodo	2 botes
Lixiviado	3 botes



TerrAttesT®

Paquete TerrAttesT®



Por favor, contacte con Eurofins Analytico para solicitar información sobre el material más adecuado y los volúmenes requeridos para otro tipo de análisis.

VMR = Volumen mínimo requerido

NOTA 1.- Los VMR están basados en el análisis individual de los diferentes compuestos.

NOTA 2.- Se recomienda enviar las botellas totalmente llenas, si es posible

Eurofins I Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
NL-3771 NB Barneveld
The Netherlands
Phone : +31 (0)342 42 63 00
Fax: +31 (0)342 42 63 99

Eurofins Belgium N.V.
Hekkestraat 51
BE-9308 HOFSTADE
(AALST)
Belgium
Phone: +32 (0)3 827 51 11
Fax: +32 (0)3 827 98 32

Eurofins Environment
5, Rue d'Ottewiller
FR-67700 Saverne Cedex
France
Phone : +33 (0)3 88 91 19 11
Fax : +33 (0)3 88 91 65 31

Eurofins I Analytico
Calle Ribera del Loira, 46
ES-28042 Madrid
Spain
Phone: +34 91 503 02 49
Fax: +34 91 503 00 99

Eurofins I Analytico
Gran Via de les Corts
Catalanes 583 5ª
ES-08011 Barcelona
Spain
Phone: +34 93 306 34 13
Fax: +34 93 306 34 99

TRANSPORTE DE MUESTRAS

Instrucciones de envío

Embalaje

La caja diseñada por Eurofins | Analytico para el envío de material asegura la entrega de sus muestras refrigeradas y sin roturas en nuestro laboratorio.

- Coloque sus muestras junto con los paquetes de conservación de frío en la caja y ciérrela adecuadamente
- Adjunte los albaranes en el exterior de la caja y una copia del albarán en cada una de las cajas correspondientes a un mismo envío.
- No pegue las cajas, se podrían producir roturas o pérdidas al despegarlas.

Envío

- Llame a su oficina de TNT o DHL para acordar la recogida del material.
- Aviso: use nuestro número de cuenta para disfrutar de nuestros económicos acuerdos de envío.

Nuestros números de cuenta son:

TNT 41009 (Tel. 902 111 868)
DHL 964082238 (Tel. 902 12 24 24)

Entrega

Utilice siempre el servicio de entrega en 24 horas (Servicio Express con TNT y European Community Express con DHL). No solicite otro tipo de servicio urgente, ya que tendría un sobrecoste asociado. Todos los envíos serán entregados en nuestro laboratorio a primera hora de la mañana siguiente utilizando los servicios indicados.

La dirección de entrega de todos los envíos a Eurofins Analytico es:

Eurofins Analytico
Attn. International Logistics
Gildeweg 42-46
3771 NB BARNEVELD
The Netherlands



Contacto

Para más información, o para el suministro de material para el envío de muestras y/o albaranes preimpresos, por favor, póngase en contacto con nosotros:

Tel. : + 31 342 426 208
E-mail : logistics-barneveld@eurofins.com
Website : www.eurofins.es

ACTUALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2011